

ABI 3130xl sequencing analysis Plate Editor

サンプル数が 16 個以下の場合でも、水かフォルムアミドで 16 の倍数分のサンプルを用意し、プレートレコードに 16 の倍数分のサンプルネームを記入してください。(未記入はランエラーの原因となります。)

設定

| | | |
|----------------------|---|---|
| priority | 100 に固定 | |
| result group1 | Seq_Results_Group に固定 | |
| Instrument protocol1 | BigDye v.3 の場合 | BigDye v.1 の場合 |
| | FastSeq50_POP7_v3 (約 60 分 700bp) または StdSeq50_POP7_v3 (約 120 分 850bp) | FastSeq50_POP7_v1 (約 60 分 700bp) または StdSeq50_POP7_v1 (約 120 分 850bp) |
| Analysis protocol1 | KB3130_POP7_BDTv3 | KB3130_POP7_BDTv1 |